

Loopamp® サルモネラ検出試薬キット 抽出法改良に伴う変更点

Lot No.64001より、キット内容および使用法が下記のように変更となります。

1. キット内容

旧	新
Extraction Solution for Foods (EX F) 1.8mL × 2 tubes	Extraction Solution for Foods (EX F) 1.8mL × 3 tubes
Reaction Mix. Sal (RM Sal) 0.5mL × 2 tubes	1M Tris-HCl:pH7.0 (Tris) 1.0mL × 1 tube
<i>Bst</i> DNA Polymerase (Bst DNA Polymerase) 60 μL × 1 tube	Reaction Mix. Sal (RM Sal) 0.5mL × 2 tubes
Control DNA Sal (Cont Sal) 0.1mL × 1 tube	<i>Bst</i> DNA Polymerase (Bst DNA Polymerase) 60 μL × 1 tube
	Control DNA Sal (Cont Sal) 0.1mL × 1 tube
	

2. 使用法(サンプル溶液の調製)

旧	新
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">食品25g + BPW 225mL 36 ± 1 20 ~ 24時間 前増菌培養</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">EX F 50 μL と前増菌培養液50 μLを混合後、スピンドウン</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">加熱(95、5分間)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">遠心(室温、1分間)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">上清をサンプル溶液とする</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">食品25g + BPW又はEEMブイオン培地 225mL 36 ± 1 20 ~ 24時間 前増菌培養 <small>*レバー類の前増菌培養には必ずEEMブイオン培地をお使いください。</small></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">前増菌培養液50 μLを遠心(5分間)し、上清を除去</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">EX F 80 μL 添加、混合後、スピンドウン</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">加熱(95、5分間)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Tris 10 μLを添加し、混合</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">遠心(室温、30秒間)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">上清をサンプル溶液とする</div>

また同時に、キットラベルの英文名も変更いたします。合わせてお知らせいたします。

旧	新
	